



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ



Automatyzacja detekcji antybiotyków w mleku

Szybkie testy LFT



Wykrywanie wielu antybiotyków jednocześnie w próbkach mleka surowego, pasteryzowanego i UHT



Specyficzna reakcja przeciwciało-antygen i immunochromatografii dająca jednoznaczne wyniki



Zestaw ze wszystkimi niezbędnymi odczynnikami umożliwiającymi przeprowadzenie 96 reakcji



Automatyzacja detekcji antybiotyków w mleku

Szybkie testy LFT

Rodzaje dostępnych testów LFT

Test LFT	Grupa antybiotyków	Liczba testów	Nr kat.
MilkGuard β -Lactams & Tetracyclines Combo Test Kit	β -laktamy Tetracykliny	96	KB02127Y
MilkGuard β -Lactams & Streptomycin & Chloramphenicol & Tetracyclines Quadruple Test Kit	β -laktamy Tetracykliny Chloramfenikol Streptomycyna	96	KB02115D



Wyposażenie do testów LFT

Urządzenie	Nr katalogowy	Liczba
Mini Incubator Kwinbon Mini-T4	KMH-100	1 szt.
K-Reader GT-810	GT-810	1 szt.

Procedura wykonywania testu

1. Umieścić próbki testowe w rozgrzanym na 45°C inkubatorze, pobrać 200 μ l próbek testowych do studzienek.
2. Dokładnie wymieszać próbkę (pobrać i upuścić 5x) do momentu uzyskaniu różowego zabarwienia mieszaniny.
3. Włączyć stoper.
4. Inkubować 3 min. w 45°C.
5. Włożyć paski testowe całkowicie zanurzając koniec „Sample Pad”.
6. Inkubować 6 min. w 45°C.
7. Odczytać wynik: interpretacja manualna lub z pomocą urządzenia.

MilkGuard β -Lactams & Tetracyclines Combo Test Kit

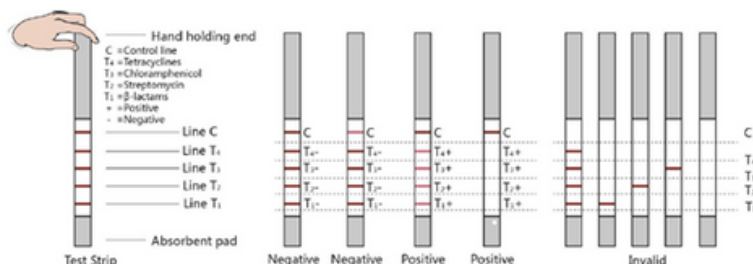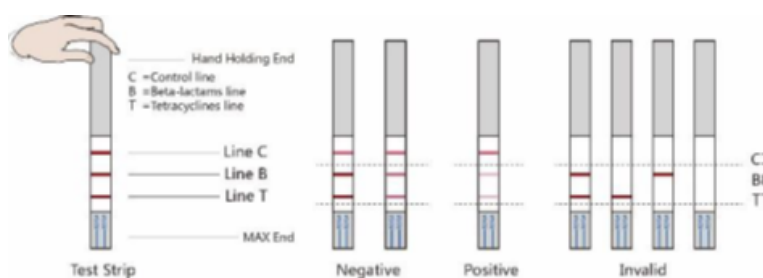

MilkGuard β -Lactams & Streptomycin & Chloramphenicol & Tetracyclines Quadruple Test Kit



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o., ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl